

**Anleitung für die  
Probenahme ab  
Hahn für die  
bakteriologische  
Trinkwasser-  
untersuchung  
auf einen Blick**



1. Sauberen  
Probearnen  
wählen.



5. Temperatur  
messen.



2. Siebauslass  
und Gummi-  
dichtung  
entfernen.



6. Flasche erst  
kurz vor der  
Probenahme  
öffnen.




3. Wasserauslass  
mit Gasflamme  
abflammen.



7. Flasche  
vorsichtig füllen.



4. Kaltes Wasser  
10 Min. laufen  
lassen.

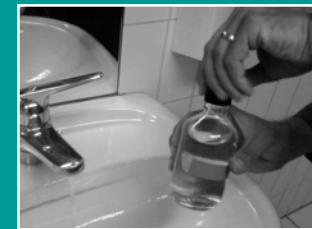

8. Flasche sofort  
schliessen.